

DUROGNOST - SR

Rychlotest pro zjištění mezní tvrdosti vody

Tato metoda dovoluje bez pomocných přípravků rychle a jednoduše změření a stanovení mezní tvrdosti vody.

Každé balení obsahuje:

- 1x plastová zkumavka, kalibrovaná na 5 a 10 ml
- 1x zátka k uzavření zkumavky
- 1x indikátor

Zkumavku pečlivě vypláchněte zkoumaným vzorkem, naplňte ji po kalibrovanou rysku dle tabulky a přidejte jednu kapku indikátoru a lehce promíchejte. Při dávkování indikátoru je třeba držet lahvičku pod úhlem 45°.

Zbarví-li se vzorek **červeně**, vzorek má **tvrdost větší** než mez daného testu.

Zbarví-li se vzorek **zeleně**, vzorek má **tvrdost menší** než mez daného testu.

TYP testu	5ml vzorku	10ml vzorku
DUROGNOST SR ₀	0,1 °dH	0,05°dH
DUROGNOST SR	0,5 °dH	0,25°dH
DUROGNOST SR ₁	1,0 °dH	0,5°dH

Při zkoumání silně alkalických vod, obzvláště kotelních vod, se přidává nejdříve speciální tlumivý roztok (Obj. č. 400 016)