

# TESTOVAL<sup>®</sup> pH-TEST pH 1-5,5

Kat.č. 410 604

## STANOVENÍ HODNOTY pH V ROZSAHU 1-5,5

### Návod k použití

Kyvetu vytáhněte z pouzdra a až ke značce ji naplňte vzorkem. Přidejte **1 kapku** roztoku pH 1-5,5 indikátor a pomocí červené lžičky zamíchejte. Kyvetu vraťte zpět do pouzdra. Prohlédněte si roztoky proti světlu nebo světlému pozadí a barvu středního políčka srovnajte s barevným standardem.