

TESTOVAL[®] pH-TEST pH 5,5-8

Kat.č. 410 610

STANOVENÍ HODNOTY pH V ROZSAHU 5,5-8

Návod k použití

Kyvetu vytáhněte z pouzdra a až ke značce ji naplňte vzorkem. Přidejte **1 kapku** roztoku pH 5,5-8 indikátor a pomocí červené lžičky zamíchejte. Kyvetu vraťte zpět do pouzdra. Prohlédněte si roztoky proti světlu nebo světlému pozadí a barvu středního políčka srovnajte s barevným standardem.