

TESTOVAL[®] pH-TEST pH 8-12

Kat.č. 410 616

STANOVENÍ HODNOTY pH V ROZSAHU 8-12

Návod k použití

Kyvetu vytáhněte z pouzdra a až ke značce ji naplňte vzorkem. Přidejte **1 kapku** roztoku pH 8-12 indikátor a pomocí červené lžičky zamíchejte. Kyvetu vraťte zpět do pouzdra. Prohlédněte si roztoky proti světlu nebo světlému pozadí a barvu středního políčka srovnejte s barevným standardem.